



Doküman No: DİS-GT10

Yürürlük Tarihi: 23.11.2009

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

## BUZDOLABI SICAKLIĞI KONTROL TALİMATI

### DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0

HAZIRLAYAN: Ercüment ÖNDER

Diş Ünitesi Birim Amiri

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: DİS-GT10

Yürürlük Tarihi: 23.11.2009

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

## BUZDOLABI SICAKLIĞI KONTROL TALİMATI

**1. AMAÇ:** Buzdolabı sıcaklığını doğru bir şekilde kontrol edebilmek için yöntem belirlemektir.

**2. KAPSAM:** Tüm laboratuvar çalışanlarını kapsar.

### **3. UYGULAMA:**

Diş Polikliniğinde bulunan buzdolabı +2 ile +5 derece sıcaklıklarının takibi ile sorumlu olan kişi, her otuz günde bir düzenli olarak sıcaklıkları, kalibrasyonlu termometre ile kontrol eder. Eğer sıcaklıklar uygun aralıklarda değilse önce buzdolaplarının sıcaklık ayarları kontrol edilerek yeni bir ölçüm yapılır. Eğer ikinci ölçümler de range dışı ise yetkili kişiye haber verilerek teknik ekip bağlantısı yapılır.

Otuz günlük kontrollerden elde edilen değerler;" Buzdolabı Sıcaklığı Takip Formuna" kayıt edilir.

### **4. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

**4.1. DİS-F01/GT10** Buzdolabı Sıcaklığı Takip Formu