



Doküman No: LAB-GT10

Yürürlük Tarihi: 25.02. 2009

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNİ KULLANMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni Yayınlandı	0

HAZIRLAYAN: Esen BOSTANCI

Biyolog

İMZA

ONAYLAYAN: Nusret TAHERİ

Mikrobiyoloji Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: LAB-GT10

Yürürlük Tarihi: 25.02. 2009

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNİ KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ: Bu talimatın amacı Mikrobiyolojik Emniyet Kabini cihazını doğru şekilde kullanmak

2. KAPSAM: Bu talimat tüm laboratuvar çalışanlarını kapsar

3.UYGULAMA:

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNİ BACASIZ FİLTRELİ SİSTEMDİR VE FİLTRE ÖMRÜ ORTALAMA KULLANIM KOŞULLARINA GÖRE 25000 SAAT TİR ÇALIŞTIRILMASI:

- 3.1.** Mikrobiyolojik Emniyet Kabini anahtarla çalıştırılır.
- 3.2.** Anahtar çevirdikten sonra üzerindeki ışıklı bilgi tabelalarının (Normale) gelmesi beklenir.
- 3.3.** Normalde çalışan mikrobiyolojik emniyet kabini üzerinden ışık lambası idare edilebilir.
- 3.4.** Mikrobiyolojik emniyet kabini içinde kullanılan gaz kabin üzerinden açılıp kapatılabilir.
- 3.5.** Mikrobiyolojik emniyet kabini üzerinde stanby da çalıştırılabilir.
- 3.6.** Çalışma yapıldıktan sonra anahtardan kapatılır.