



Doküman No: LAB-GT13

Yürürlük Tarihi: 4.7.2000

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 05.10.2005

SU ARITMA CİHAZI KULLANIM TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
05.10.2005	Yönetim Değişikliği Yapıldı	1

HAZIRLAYAN: Osman AYTUZLAR

Teknisyen

İMZA

ONAYLAYAN: Nusret TAHERİ

Mikrobiyoloji Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Emine ÇELİK

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: LAB-GT13

Yürürlük Tarihi: 4.7.2000

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 05.10.2005

SU ARITMA CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ: Su arıtma cihazını doğru bir şekilde kullanmak.

2. KAPSAM: Tüm laboratuvar çalışanlarını kapsar.

3. UYGULAMA:

3.1. 3 nolu ve 5 nolu kartuşlar değiştirilirken ana vana kapatılır.

3.2. 1 nolu basınç göstergesinin sıfır(0) a düşmesi beklenir.

3.3. Değiştirildikten sonra vana açılır.

3.4. yun kalitелisi ölçülür. Kalite ölçer cihazının değeri 10'a kadar normaldir.

3.5. 9 nolu musluk açılarak su biraz akıtılır(kırmızı ışık yeşil ışığa dönene kadar)

3.6. Yeşil ışık yandığı andan itibaren cihazdan arı su alınabilir.

3.7. Cihazın tuzu bittikçe değiştirilir.