



Doküman No: LAB-GT15

Yürürlük Tarihi: 25.02. 2009

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

NF 800- ÇOK AMAÇLI MASA ÜSTÜ SANTRİFÜJ KULLANIM TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni Yayınlandı	0

HAZIRLAYAN: Esen BOSTANCI

Biyolog

İMZA

ONAYLAYAN: Nusret TAHERİ

Mikrobiyoloji Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: LAB-GT15

Yürürlük Tarihi: 25.02. 2009

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

NF 800- ÇOK AMAÇLI MASA ÜSTÜ SANTRİFÜJ KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ: Bu talimatın amacı NF 800-Çok Amaçlı Masa Üstü Santrifüj cihazını doğru şekilde kullanmak

2. KAPSAM: Bu talimat tüm laboratuvar çalışanlarını kapsar

3.UYGULAMA:

3.1. Aç-kapa anahtarı ile cihaza güç veriniz.Aç-kapa anahtarı lambasının yandığını görünüz.

3.2.Kontrol panelininçalışır duruma geldiğini izleyiniz.

3.3.Numunelerinizi yerleştirip kapağını kapatınız.Kapak açık lambasının söndüğünü görünüz.

3.4.Hafızasından program seçerek ya da yeni bir program yaparakcihazı çalıştırınız.

3.5.Program oluşturma,program seçme ve cihaz hakkındaki detaylı bilgiler cihaz dosyasında bulunan NF-800/NF-800R Çok Amaçlı Masa Üstü Santrifüjler Kullanım Kılavuzu içerisinde mevcuttur.