



Doküman No: LAB-GT18

Yürürlük Tarihi: 25.02.2009

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

## ALC-PK110 SANTRİFÜJ KULLANIM TALİMATI

### DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0

HAZIRLAYAN: Esen BOSTANCI

Biyolog

İMZA

ONAYLAYAN: Nusret TAHERİ

Mikrobiyoloji Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: LAB-GT18

Yürürlük Tarihi: 25.02.2009

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarih:

## ALC-PK110 SANTRİFÜJ KULLANIM TALİMATI

- 1. AMAÇ:** ALC-PK110 Santrifüj cihazını doğru bir şekilde kullanmak.
- 2. KAPSAM:** Tüm laboratuvar çalışanlarını kapsar.
- 3. UYGULAMA:**
  - 3.1.**Cihazın sağ yanında bulunan açma/kapama düğmesine basılarak cihaz açılır.
  - 3.2.** Çevrilmek istenen tüpler ağırlıkları eşitlenerek,çapraz olarak santrifüj içine yerleştirilir ve cihazın kapağı kapatılır.
  - 3.3.**Ön panel üzerinde bulunan devir ve saat göstergelerinin minimum ve maksimum tuşları kullanılarak istenilen devir ve zaman ayarları yapılırve start tuşuna basılır.
  - 3.4.**Santrifüj işlemi bittikten sonra ön panelde bulunan cihaz kapağını açma göstergesinin ışığı yanar ve cihaz sağ yanda bulunan tuşu çekerek açılır.