



Doküman No: LAB-GT19

Yürürlük Tarihi: 25.02. 2009

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

## FN 120 KURU HAVALI STERİLİZATÖR KULLANIM TALİMATI

### DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni Yayınlandı	0

HAZIRLAYAN: Esen BOSTANCI

Biyolog

İMZA

ONAYLAYAN: Nusret TAHERİ

Mikrobiyoloji Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: LAB-GT19

Yürürlük Tarihi: 25.02. 2009

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

## FN 120 KURU HAVALI STERİLİZATÖR KULLANIM TALİMATI

**1. AMAÇ:** Bu talimatın amacı NF 120 Kuru Havalı Sterilizatör cihazını doğru şekilde kullanmak

**2. KAPSAM:** Bu talimat tüm laboratuvar çalışanlarını kapsar

### 3. UYGULAMA:

**3.1.**Cihazın arka tarafında bulunan aç-kapa anahtarı ile cihaza güç veriniz.

**3.2.**Kontrol sisteminin çalışır duruma geldiğini izleyiniz.

**3.3.**Sıcaklık ayar butonuna basınız.

**3.4.**Çalışacağınız sıcaklık değerini sıcaklık ayarı ile ilgili artırma ve eksiltme butonlarını kullanarak ayarlayınız.

**3.5.**Sıcaklık ayar butonuna tekrar basarak ayarladığınız değeri hafızaya alınız.

**3.6.**Zaman ayar butonuna basınız.

**3.7.**Sıcaklık ekranında 't in' ibaresi çıkacaktır.Çalışacağınız süre değerini zaman ayarı ile ilgili arttırma ve eksiltme butonlarını kullanarak ayarlayınız.(1 dakika-99,9 saat,hold:süresiz).

**3.8.**Zaman ayar butonuna tekrar basınız.

**3.9.**Sıcaklık ekranında 'dly' ibaresi çıkacaktır.Çalışacak olan programın ne kadar zaman sonra başlayacağını gösteren gecikme zamanını zaman ayarı ile ilgili arttırma ve eksiltme butonlarını kullanarak ayarlayınız.(1 dakika-99,9 saat)

**3.10.**Zaman ayar butonuna basarak değerleri kayıt ediniz.

**3.11.**Start/Stop butonuna basarak programınızı çalıştırabilirsiniz.

**Not:**Programda ayarlanan çalışma süresinin sayımı cihaz ayarlanan sıcaklık değerine ulaştıktan sonra başlar.