



Doküman No: LAB-GT21

Yürürlük Tarihi: 4.7.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 17.11.2014

HERAEUS MEGA FUGE SANTRİFÜJ KULLANIM TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
05.10.2005	Yönetim Değişikliği	1
17.11.2014	Yapıldı	2
	Yönetim Değişikliği	
	Yapıldı	

HAZIRLAYAN: Esen BOSTANCI

Biyolog

İMZA

ONAYLAYAN: Nusret TAHERİ

Başhekim

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: LAB-GT21

Yürürlük Tarihi: 4.7.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 17.11.2014

HERAEUS MEGA FUGE SANTRİFÜJ KULLANIM TALİMATI

- 1. AMAÇ:** Heraeus mega fuge santrifüj cihazını doğru bir şekilde kullanmak.
- 2. KAPSAM:** Tüm laboratuvar çalışanlarını kapsar.
- 3. UYGULAMA:**
 - 3.1.** Cihazın fişini prize takarak cihazı açınız. (sürekli prize takılı kalabilir)
 - 3.2.** Sağ üst köşedeki (lid) tuşuna basarak üst kapağı açınız.
 - 3.3.** İçindeki 2. Kapağı da bastırıp çevirerek çıkarınız.
 - 3.4.** Ayırmak istediğiniz numuneleri (kan tüplerini) karşılıklı aynı miktarda olacak şekilde ve denk gelecek şekilde yerleştiriniz.
 - 3.5.** İç kapağı kapatınız.
 - 3.6.** Üst kapağı kaptınız.
 - 3.7.** Speed rcf tuşuna basarak ve (+) (-) tuşlarını kullanarak istediğiniz devir hızını ayarlayınız.
 - 3.8.** Time rotor tuşuna basarak ve (+) (-) tuşlarını kullanarak ne kadar süre çevireceğinizi ayarlayın.
 - 3.9.** Sağ alt köşedeki (start –stop) tuşuna basın.
 - 3.10.** Dönme işlemi bittikten sonra içinden numuneleri alın.
 - 3.11.** İsteğe göre cihazın fişini prizden çekerek kapatabilirsiniz.